

HY-5A 数显回旋式振荡器使用说明书

一、简介

HY-5(A)数显回旋式振荡器是根据广大用户的建议，技术人员精心设计的新产品。广泛用于各大专院校，环保，科研，卫生，防疫，石油，化工等单位的实验室，它具有外形美观，容量大，噪音低，重量轻，体积小等特点，速度可调，并带有定时装置，是化验室工作人员理想必备的工具。

二、性能

- 1: 工作电源：交流 220V 50Hz
- 2: 电机功率：80W
- 3: 调速范围：起动 \sim 280 次/分(A 为速度数显)
- 4: 振荡幅度：20 mm
- 5: 定时范围：0 \sim 120 分钟

三、使用方法

- 1: 首先将需振荡的容器（瓶）放入振荡盘弹簧夹具中，容器中的溶液不能超过容器的三分之一，否则必须加塞。
- 2: 察看定时旋钮，旋在 ON（常开）位置或您所需指定的时间位置。
- 3: 将调速旋钮逆时针旋至最低速位置，打开电源开关，电源指示灯亮，再将调速旋钮顺时针旋至您所需的速度即可。

四、注意事项

- 1: 本机采用三眼安全插座，使用时一定要接妥地线。
- 2: 工作时，应将本机放置在平整坚固的台面上，以防振动。
- 3: 夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用，特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。
- 4: 本机使用完毕后应关闭电源，置于干燥通风处，并保持其清洁。