

HJ-4 多头磁力加热搅拌器使用说明书

一、产品简介

HJ-4 多头磁力加热搅拌器操作简便，运转平稳，无极调速，能在较广的速度范围内对液体进行精密的搅拌，特别适合小体积的样品，是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

二、技术参数

1. 工作电源： 220V 50HZ
2. 加热功率： 200W×4
3. 工作尺寸： $\phi 125\text{mm} \times 4$
4. 调速范围： 0~2400 转/分
5. 最大容量： 4×1000ml

三、使用维护

- 1、将装有溶液和搅拌子的试瓶（或其它器皿）放在工作面板上。
- 2、接通电源，合上电源开关，指示灯亮。
- 3、打开调节旋钮，升至您所需转速即可。
- 4、工作完毕，将调速旋钮置于最小位置关，关闭电源开关，切断电源。
- 5、将工作面板擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。